



CZ 系列种子储藏柜

使 用 说 明 书

非常感谢您选择浙江托普仪器有限公司的产品和服务
在使用产品前请仔细阅读使用说明书

浙江托普仪器有限公司

ZHEJIANG TOP INSTRUMENT Co., Ltd.

产品概述

采用优质、高效、启动电压范围广的全封闭压缩机，制冷速度快，耗电量低。
门体采用豪华中空玻璃，保温、展示效果更佳。
柜顶设有照明灯，可在任何时候保证柜内照明。

产品主要技术参数

气候类型	N
防触电保护类别	I
额定电压 V	220
额定频率 HZ	50
储藏温度° C	-5-10

安全注意事项

1. 储藏柜内不能保存医药制品及易燃易爆、腐蚀性和易挥发性化学物品。
2. 箱体放置的地面应平整，箱体四周应留足够空间，并通风良好，远离热源。
3. 使用电压范围 187-242V，如电压不稳请配用 1000W 以上稳压器。请务必使用具有可靠接地的三孔插座连接，其导线截面积 $\geq 0.75\text{mm}^2$ 。同一插座不要连接其它用电器具，多路插座会引起发热。**断电后、请勿在 5 分钟内再次启动。**
4. 切勿用各种化学试剂清洗箱体。请用柔软布沾中性皂水或洗洁精擦拭箱体内外。
5. 垂直搬运(倾斜勿大于 45 度)保护好电源线 安置平稳 通风良好 避免热源 避免潮湿。

CZ 系列种子储藏柜使用说明

柜内温度可通过温控器调节，将旋钮按顺时针方向旋转时柜内温度逐渐下降（即：0 为压缩机停止工作；1 为稍低温度；2-4 为中低温；5 为低温），反之温度上升。旋钮上数字表示冷热趋势，不表示柜内温度值。旋钮拧到“强冷”（最大数值）时，机组连续工作。温度旋钮旋到 2-4 之间最为适宜。**注意：“强冷”连续工作运行时间不能过**

长。

储藏柜搬运时，倾斜角度不得大于 45 度,注意保护好电源线，以免导线磨损，产生漏电和发生火灾，切勿在高低不平的路面上快速推行，以免造成压缩机、定向轮及其它系统故障。

当储藏柜在正常使用时，请不要再搬动，以免影响使用性能及造成损坏。

存放物品需轻拿轻放；不可向柜内投掷物品，以免损坏内壁。

柜内储藏物品之间应保留一定间距，以利于冷气流动，温度均匀。

为保持清洁，请定期清理，清理前，请拔掉电源插头。

为了节约用电，应尽可能减少开门次数，缩短开门时间。

停止使用时，请将柜内用软布沾湿擦拭干净。

常见故障及处理

注：下列现象并非故障

- 1、工作时发出轻微的流水声。
- 2、压缩机及冷凝器发热甚至烫手。
- 2、如环境湿度较大时，柜体外部容易产生露珠，请用软干布及时擦干。

系列型号

CZ-16F	内部容积 1600L（特大容量）
CZ-10F	内部容积 1000L（大容量）
CZ-030F	内部容积 300L（小容量）
CZ-025F	内部容积 250L（小容量）

现象	发生故障的可能原因		检查内容	处理方法	备注
红指示灯不亮	输入无电压	保险丝熔断	检查保险丝	更换保险丝	必要时请电工修理
		插头与插座接触不良	插头与插座是否松动	修理或更换插座	
	输入有电压	红指示灯接触不良	接插件有无松动	插紧接插件	
		红指示灯已损坏	拆下红指示灯	更换	

托普仪器---致力于中国农业仪器的发展

绿指示灯不亮	压缩机组工作	绿指示灯插脚接触不良	接插件有无松动	插紧接插件	
		绿指示灯已损坏	拆下绿指示灯	更换	
	压缩机组不工作	温控器旋钮没旋到工作档位	查看温控器	按使用注意事项旋到工作档位	
		温控器接触不良	接插件有无损坏	插紧接插件	
		温控器已损坏	两插脚断路	更换温控器	请专业人员维修
机组不停运转	箱内温度过高	蒸发器上结霜太厚	厚度是否超过5mm	及时化霜	
		开门次数太多		尽是减少开门次数	
		箱内存物太多	是否影响冷气流	疏通风道	
		R12 漏		到维修点检查修理	
	箱内温度已达到	环境温度过高而温控器调温太低	旋钮是否在“5-6”	旋钮位置要调到“2-4”	
		温控器失灵		更换温控器	
噪声过响	箱体没放平		4 只脚轮是否都着地	及时垫实	
	压缩机固定螺钉松动		螺钉是否紧固	拧紧螺钉	
红绿灯亮压缩机不工作	启动继电器、热保护插脚松开			插紧接插件	请专业人员维修
	压缩机坏			修理或更换压缩机	
	电压低于 187V	检查电源电压		接上 1000W 以上稳压器	
电源线损坏				必须更换电源线	

其它配套仪器：

仪器名称	型号	仪器名称	型号
离心式分样器	LXFY-2 型	真空数种置床仪	ZLC-2000
横格式分样器	HGT-I	大粒种子置床板	SZ-3
	HGT-II	真空置床系统	ZCXT
	HGG-I	电子吸种笔	DXB-A
	HGG-II	种子老化箱	LH-150S
电子自动数粒仪	SLY-C	快速电脑水份仪	TDS-1H 型
	SLY-A	种子低温低湿储藏柜	CZ-450FC
	SLY-B		CZ-1000FC
鼓风式净度仪	CFY-II		CZ-1600FC
种子净度工作台	TJD-900	发芽盒	大
种子净度工作台	TJD-800	发芽盒	小
真空数种置床仪	SZC-020	粉碎机	JFSO-100

地址：杭州市西湖科技园区西园八路 11 号 邮编：310030

电话：0571-86056609 86823770

传真：0571-86059660 86823529

网址：www.top17.net

售后服务专线：400-672-1817